

Ved justering av flow skal syklon/prøvetaker og rotameter alltid være tilkoblet pumpen. Se skjema for prøvetaking med syklon

1. **Slå på pumpa** ved å trykke på 'power knapp' øverst i venstre hjørne. Lås opp ved å trykke power knapp flere ganger (3 ganger) til hengelås blir borte.

NB! Lås alltid pumpen før måling (trykk power flere ganger (6 ganger) til helt lukket hengelås vises).



2. **Telleverket bør/skal nullstilles** før hver ny måling (ekstra sikkerhet for riktig gangtid på pumpen). Trykk piltast opp til *reset* vises, trykk enter og telleverk nullstilles.
3. **Trykk piltasten** som viser ned til du kommer til «**SET FLOW?**». Velg «**SET FLOW**» ved å **trykke på enter** knappen (den bøyde pilen nederst til venstre på displayet. Velg «**OK**» ved å trykke på enter knappen en gang til.
4. **Pumpa starter** og på skjermen står det «**Cal flow OK**». Alt etter hva rotameteret nå viser, trykker du piltast opp for høyere flow og ned for lavere. Dette kan ta litt tid og det krever ofte at du må holde piltastene inne en stund. Du hører når pumpa girer seg opp eller ned.
5. **Når du er fornøyd med flow, trykker du enter og pumpa stopper.** Da er det bare å starte pumpa, notere flow og komme i gang, eller du kan slå den av. Nå skal den være kalibrert. Temp, volum og hvilken flow den er innstilt på vil vises i displayet .
Husk å nullstille telleverk.
6. **Når pumpen er startet for prøvetakning**, skal telleverket være nullstilt og pumpen låst ved å trykke **power flere ganger** (6 ganger) til låst hengelås vises.